



- 1, 把实验文件放到核磁操作电脑的桌面上。
- 2, 核磁软件用户切换到 console
- 3, 点击打开文件

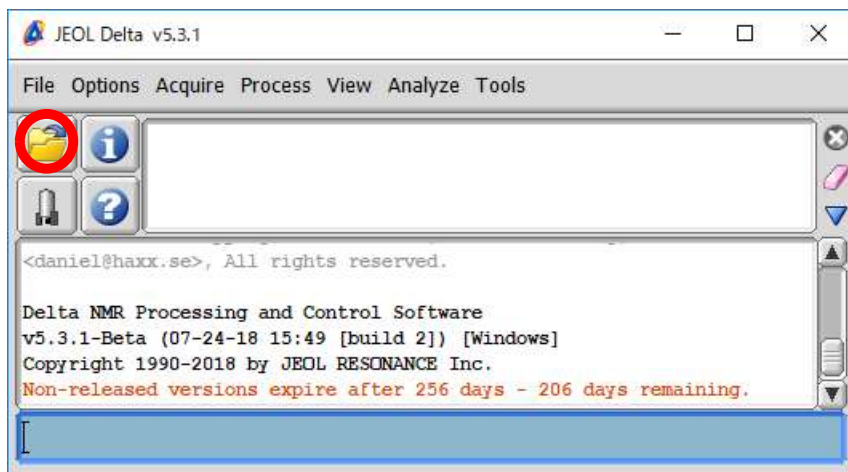


4, 上传 jaf 文件


- 1, 选择放在桌面上的文件夹
- 2, 选择固定窗口
- 3, 全选 jaf 文件 (如果没法全选的话需要一个一个选择然后一个一个上传)

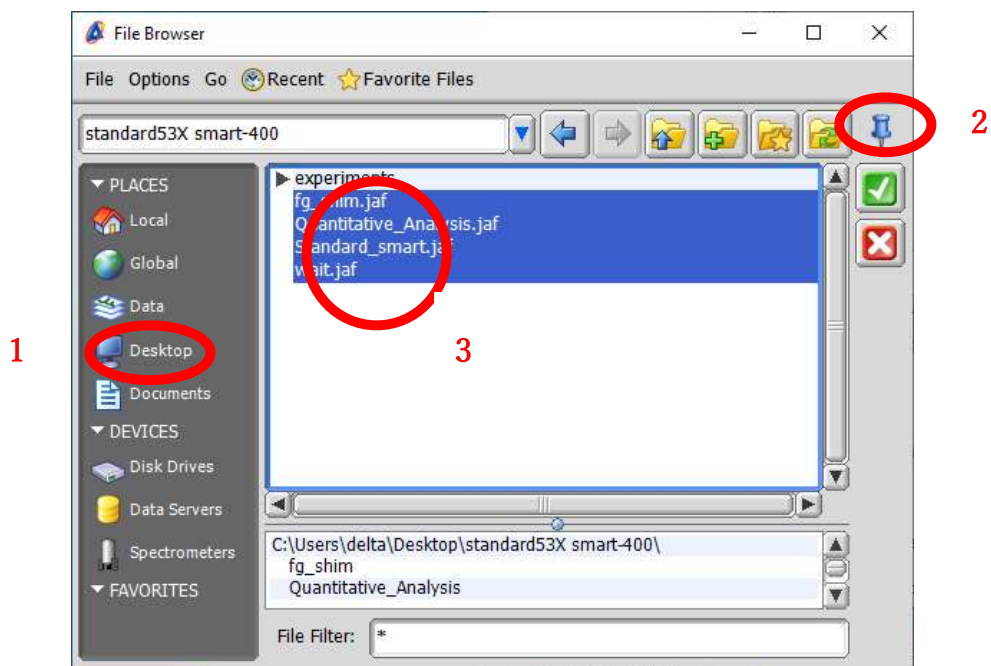


5. 选好文件后，点击 Upload file

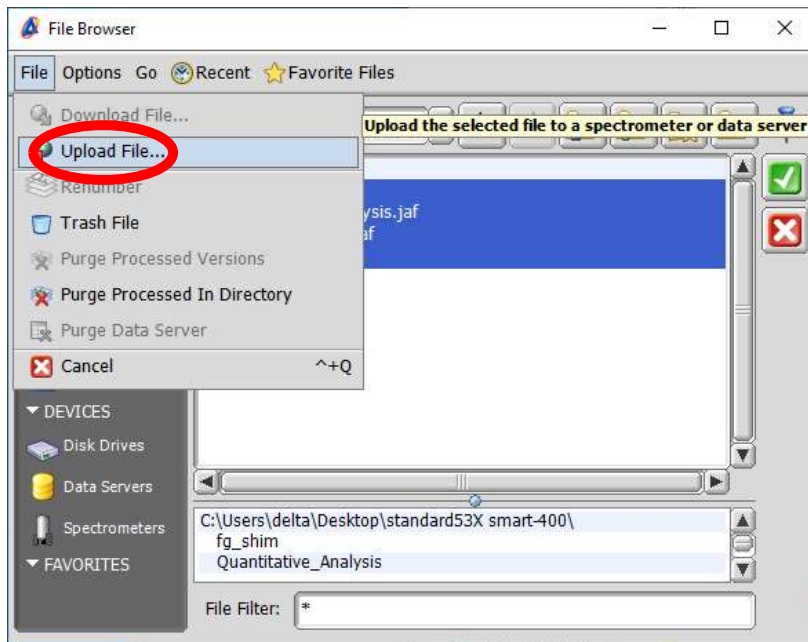

6. 选择 automation，然后点勾号

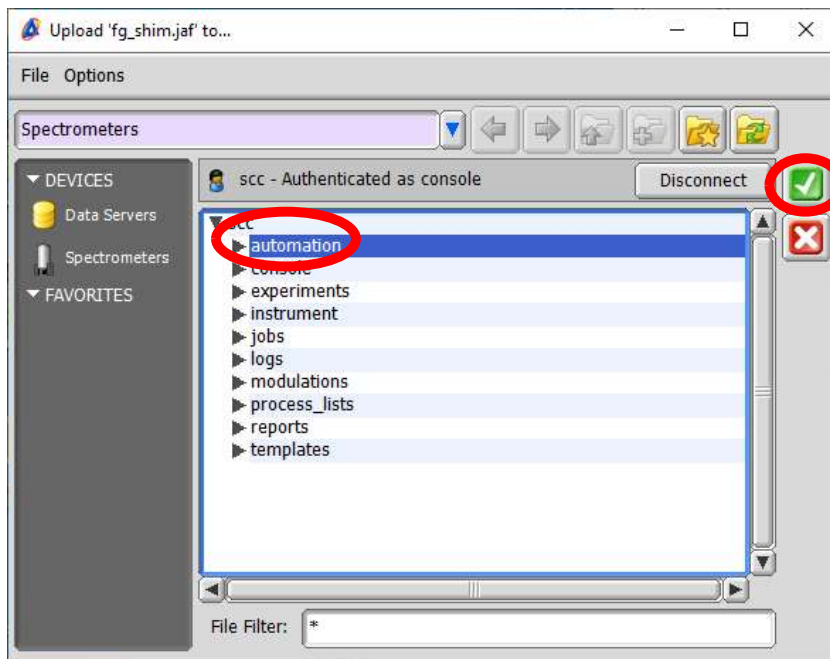


7. 系统会提示您是否 Overwrite，选 Yes
上传成功后会有下边的提示

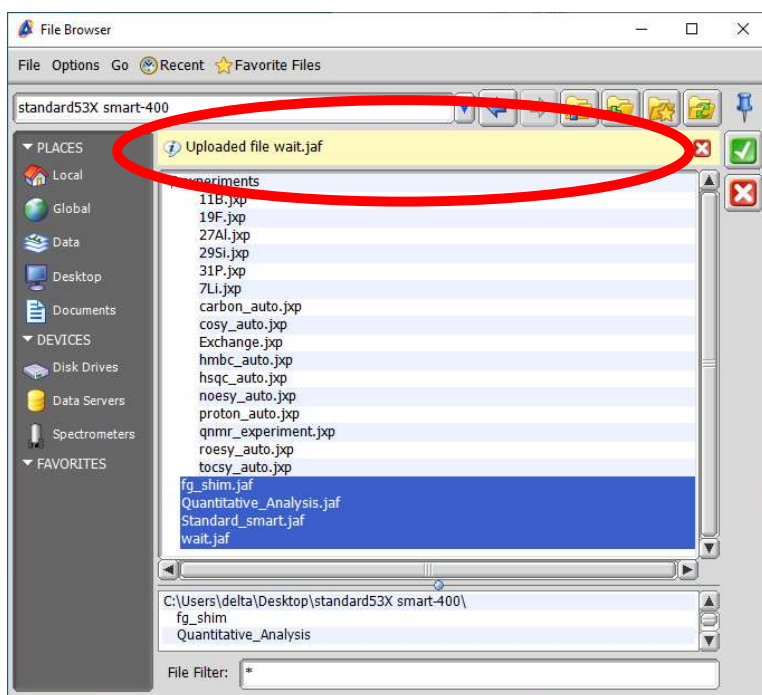


8, 上传 jxp 文件


全选 jxp 文件 （如果没法全选的话需要一个一个选择然后一个一个上传）

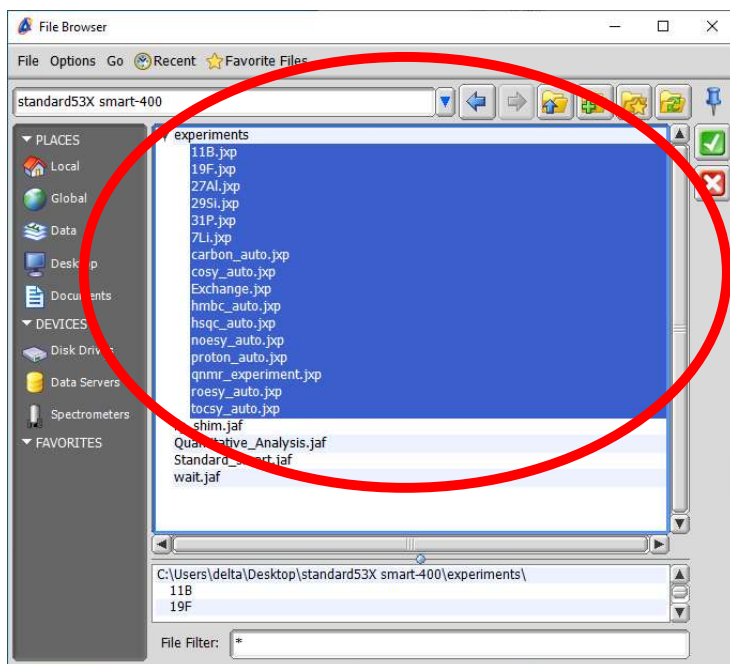


9,

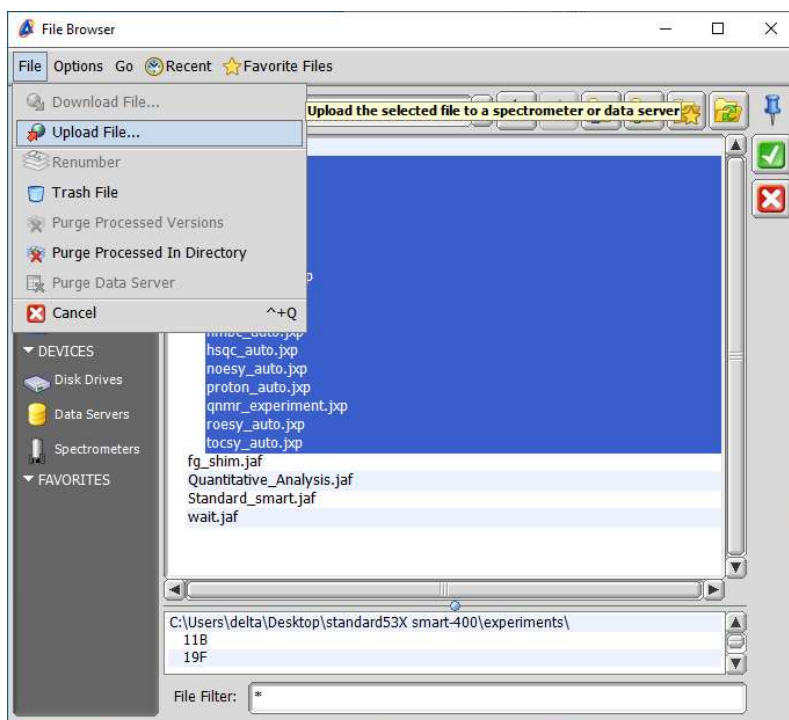

10, 选择 experiments, 然后点勾

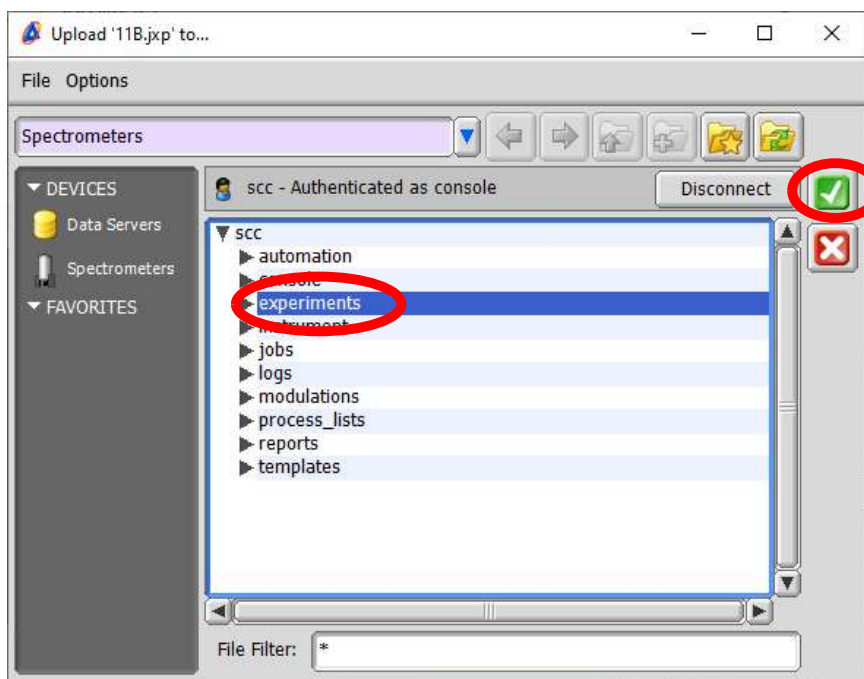

11. 系统会提示您是否 Overwrite, 选 Yes
上传成功后会有下边的提示

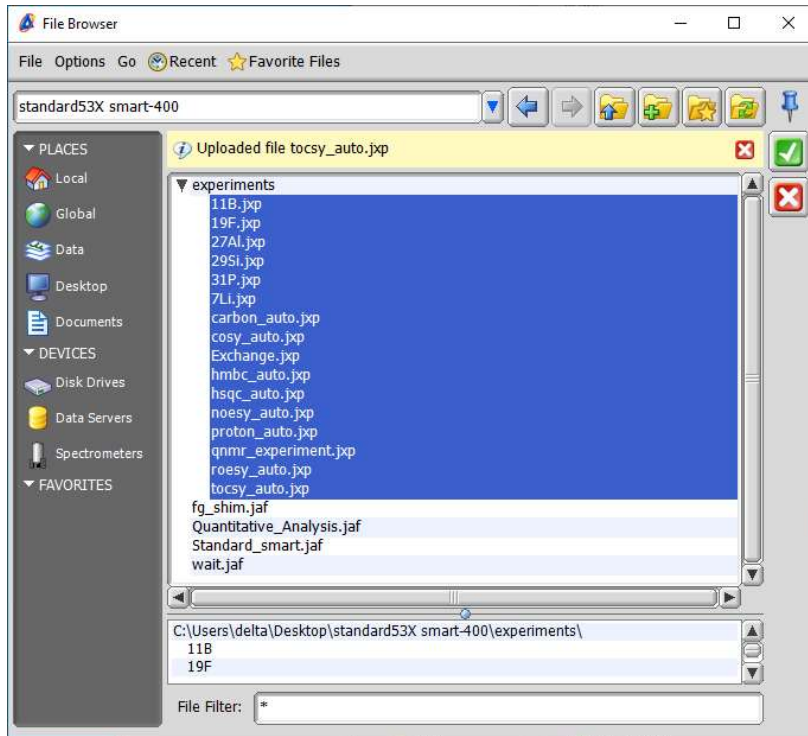

12, 关掉窗口, 重启 delta 软件。