

JEOL图标替换



方法1. 替换默认的图片(永久性替换)

- ▶ 修改自定义图片格式:建议选择纵横比约为4:1的图片,将图片转化为.emf格式
- ▶ 修改自定义图片名称为: jeol



- 在路径<u>C:\Program Files (x86)\JEOL Delta 5.3.1.app\Contents\Resources\global\images</u>
 - 下找到名jeol的emf文件,用上一步骤保存好的自定义图片将其替换

📜 « JEOL > De	Ita 5.3.1.app > Contents > Resources > global	> images v ひ 捜索	索"images"
^	名称	修改日期	类型 大小
* *	itemize.rgb	2012/4/4 16:02	RGB 文件
	itemize_small.rgb	2012/4/4 16:02	RGB 文件
	🏆 jeol	2014/8/27 11:38	EMF File
		004 4 /0 /07 4 4 00	A L L A L L P

替换时需要管理员权限,在弹出的帐户登录界面选择使用datum登录即可

▶ 修改完成后,打印谱图时即可变成自定义图标

如果图片纵横比不是4:1,图片 也会自动缩小居中,以满足显 示完整,图片以外为空白填充



方法2.打印时修改JEOL图标(针对性替换)

▶ 点击Tools,打开Page Layout Editor①→选择谱图打印模板Template_Param Right② (此处以一维常用模板为例)→点击 函图标③,选中Box2④→点击Import_EMF⑤





- ▶ 选择要替换的自定义图片(emf格式)①,点击 ☑即可完成图片替换;

File Options Go 🛞 Recent ☆ Favorite Files	🔗 Page Layout Editor: parameters_rig — 🛛 🛛 🛛
Desktop	File Options Import Box Template
PLACES image.emf	
Global	🗾 🛃 🔊 Data file 🕴 🔚
🔗 Data Slate : CACHE-CDCI3_Proton-1-4.jdf — 🗆 🗙	
File Options Reports Project Slicing Expansion Process View Analyze Tools Actions	Box 1 Box 2
	Finger: CACHE-CDCl3_Proton-1-4.jdf
N R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	
Li T CACHE-CDCl3_Proton-1-4.jdf	(4)
aprindance 8.0 2.0 6.0 2.0 4.0 3.0 5.0 1.0 0	
1 X : parts per Million : Proton	
Reference X 2.49[ppm] 0] Integral Normal 1 qNMR	

▶ 打印生成的PDF中就出现新的自定义图标。(此方法打印时只能在Page Layout Editor 中打印有效,适用于单次修改替换)



6